

Használati utasítás vitálfestéshez

1. lépés

Töltsünk egy edénykébe a H jelű pufferoldatból. Szórjunk bele szárazélesztőt, hagyjuk 10-15 percig állni, időnként keverjük meg.

2. lépés

A mellékelt pipettával cseppentsünk egy cseppet az élesztőoldatból egy tárgylemezre.

3. lépés

Cseppentsünk a szuszpenzióra egy cseppet a „Metilénkék H” színezőanyagból.

4. lépés

Helyezzünk rá egy fedőlemezt és már vizsgálhatjuk is a mikroszkóp alatt.

Kiértékelés: Az élő sejtek színtelenek maradnak, az elhalt sejtek kékre színeződnek.